



DLA ŚRODOWISKA SANITARNEGO WE  
WSZYSTKICH MIEJSCACH PRACY

# Lumitester™ Smart

Monitorowanie higieny w  
trzech łatwych krokach

Dostęp z dowolnego miejsca  
dzięki pamięci w chmurze



Wizualizuj dane za pomocą aplikacji

z **wykrywaniem** A3  
**ATP+ADP+AMP**

kikkoman

Bardziej czuły i niezawodny

A3 ma to, czego brakuje innym



# ABY MONITOROWANIE HIGIENY MOGŁO STAĆ SIĘ NAWYKIEM

Dzięki aplikacji można łatwo sprawdzić czystość



**Pomiar** | Łatwa w użyciu, wyniki w ciągu 10 sekund

**STEP 1**

## Wacik

Przetrzyj próbkę i włóż wacik do głównego korpusu



**STEP 2**

## Pomiar

Dobrze wstrząśnij i włóż do Lumitestera



**STEP 3**

## Analiza

Pomiary (RLU) wyświetlane w ciągu 10 sekund



**Zrozumieni** | Aplikacja do ciągłego monitorowania wielu danych

Zarejestrowane dane można wyświetlać w szeregach czasowych, rejestrując się w naszej specjalistycznej aplikacji. Wskaźniki przejścia kontroli są automatycznie pokazywane na wykresie, a ulepszenia można wizualizować. Pracownicy będą bardziej świadomi higieny i utrzymają wysoki poziom higieny środowiska, co pomoże zbudować zaufanie do Twojej firmy



Wyświetlaj dane szeregów



Wizualizuj ogólne wyniki inspekcji za



**Połącz** | Scentralizowane dane z wielu witryn z zarządzaniem danymi w chmurze

Dane będą przechowywane w chmurze i będą dostępne z dowolnego miejsca na świecie. Umożliwi to szybkie wykrywanie i reagowanie na wszelkie problemy, które mogą się pojawić.



## ■ Lumitester™ Smart Kod produktu: 61234

Czas pomiaru	10 sekund
Dane wyjściowe	RLU (Relative Light Unit)
Zasilanie	2 baterie alkaliczne lub nikielowo-wodorkowe (AA)
Akcesoria	2 baterie alkaliczne (AA), szczotka do czyszczenia, USB kabel, pasek, szybka instrukcja

- ✗ Nie używaj tego produktu do celów innych niż monitorowanie higieny.
- ✗ Lucipac A3 i Lumitester Smart nie powinny być stosowane do liczenia ogólnie żyjących bakterii lub wykrywania określonych patogenów.

LuciPac™ Powierzchnia Kod produktu: 60361 100 wacików / zestaw  
A3

Warunki przechowywania	2-8°C (Nie zamrażać)
25°C	14 dni (Bez otwierania)
30°C	5 dni (Bez otwierania)

- ✗ Należy używać LuciPac A3 do Lumitester Smart, PD-30 lub PD-20. Nie należy używać go do innych modeli.

## Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003, Japonia  
Tel. 81-3-5521-5481 – 81-3-5521-5498; Faks 0049 – 8846-1342  
biochemifa@mail.kikkoman.co.jp  
<http://www.kikkomana3.com/>  
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>



Wyszukaj więcej informacji na temat